

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

Handschoen :

Sol-Vex® 37-695

	Chemische stof	Breakthrough Time	Beschermindex	CAS Number	Erkenningsorganisatie	EN Standaard
	1-Methoxy-2-propanol	256	5	107-98-2	Centexbel	374-3:2003
	Aceton	9	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Acetonitril	15	1	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Allylalcohol	59	2	107-18-6	Centexbel	374-3:2003
	Ammoniumhydroxide, 25%	> 480	6	1336-21-6	Centexbel	374-3:2003
	Azijnzuur	56	2	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Benzine (FAM DIN 51635)	> 480	6		Centexbel	374-3:2004
	Bioten Ultra IV	144	4		Force Technology	374-3:2003
	Cyclohexanon	53	2	108-94-1	Centexbel	374-3:2003
	Diethylamine	26	1	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Ethylacetaat	19	1	141-78-6	INRS	374-3:2003
	Ethylamine	69	3	75-04-7	Centexbel	374-3:2003
	Heptaan	> 480	6	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Isopropanol	> 480	6	67-63-0	Centexbel	374-3:2003
	Methylalcohol	82	3	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Methyleenchloride	3	0	75-09-2	Centexbel	374-3:2003
	Methylisobutylketon	25	1	108-10-1	Centexbel	374-3:2003
	N-Undecane	> 480	6	1120-21-4	Centexbel	374-3:2003
	N-methyl-2-pyrrolidon	20	1	872-50-4	Centexbel	374-3:2003

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Niet aanbevolen	Spatbescherming		Mediumbescherming		Hoge bescherming	

De gegevens in de bovenstaande tabel steunen ofwel op de resultaten van laboratoriumtests op de handpalmzone van de handschoen, ofwel op extrapolaties van de resultaten van laboratoriumtests. Voor deze tests werden standaardtestmethodes gebruikt die de reële gebruiksomstandigheden niet noodzakelijk adequaat weergeven. Aangezien Ansell geen precieze kennis heeft van de gebruiksomstandigheden bij de klant en hierop evenmin controle kan uitoefenen, zijn deze gegevens uitsluitend als aanwijzing bedoeld en wijst Ansell elke aansprakelijkheid af.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu



TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

Handschoen :

Sol-Vex® 37-695

	Chemische stof	Breakthrough Time	Beschermindex	CAS Number	Erkennings organisatie	EN Standaard
	Natriumhydroxide, 40%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Propylacetaat	26	1	109-60-4	Centexbel	374-3:2003
	Pyridine	14	1	110-86-1	Centexbel	374-3:2003
	Salpeterzuur, 70%	31	2	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	SkyKleen 1002	< 120	< 3		Force Technology	374-3:2003
	Tetrahydrofuran	10	0	109-99-9	Centexbel	374-3:2003
	Tolueen	28	1	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	Xyleen	44	2	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003
	Zwavelzuur, 95%	110	4	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Zwavelzuur, 96%	99	4	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	o-Toluidine	60	3	95-53-4	Force Technology	374-3:2003

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Niet aanbevolen	Spatbescherming		Mediumbescherming		Hoge bescherming	

De gegevens in de bovenstaande tabel steunen ofwel op de resultaten van laboratoriumtests op de handpalmzone van de handschoen, ofwel op extrapolaties van de resultaten van laboratoriumtests. Voor deze tests werden standaardtestmethodes gebruikt die de reële gebruiksomstandigheden niet noodzakelijk adequaat weergeven. Aangezien Ansell geen precieze kennis heeft van de gebruiksomstandigheden bij de klant en hierop evenmin controle kan uitoefenen, zijn deze gegevens uitsluitend als aanwijzing bedoeld en wijst Ansell elke aansprakelijkheid af.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

